

モデルチェンジ・新ラインナップ追加

ギルソン社 電動ピペットが時代を先取りさらに進化

モデルチェンジ
NEW

pipetman® 

連続分注モードにおいて精度保証した初のピペット

1200 μ Lのマルチチャンネル
モデル**新登場!**
連続分注可能です

用途に応じてカスタム
プロトコルを簡単プログラ
ミング (**新機能**)

分注・チップイジェクト
に要する力を軽減、軽い
タッチで操作可能

豊富なラインナップ
・シングルチャンネル8モデル
(0.5 μ L ~ 10 mL)
・マルチチャンネル12モデル
(0.5 μ L ~ 1200 μ L)




クリックでかんたん、
いつでもかんたん




カスタムプログラミング (**新機能**)

ピペットマン Mシリーズ ユーザーが GILSON 社のサイトから
無償で入手できる専用ソフトウェア「PIPETMAN M Software」
を用いて Windows コンピュータ上であらかじめ吸引吐出動作の
プロトコルをプログラムし、ピペットマン Mシリーズ にイン
ポートして操作することが可能です。

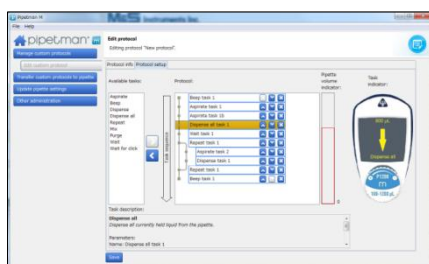

連続分注モードにおいて精度保証 (ISO 8655)

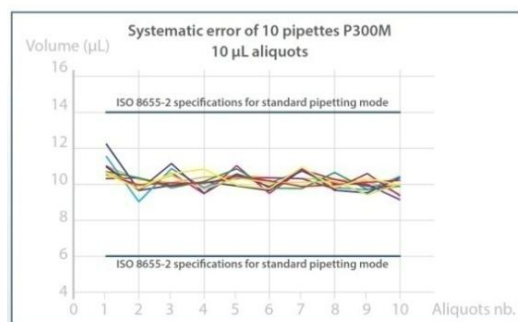

P300Mと純正チップを使用して連続分注モードで10 μ Lを10回
ピペッティングした際のシステムティックエラー (GILSON社提供)

PIPETMAN M Software のダウンロードページ

<http://www.gilson.com/pipetmanmsoftware>



① モードボタン

操作モード、スピードコントロール（吸引/吐出でそれぞれ6段階）などを選択することができます

② ディスプレイ

OLED (Organic Liquid Emission Device) スクリーンに様々な動作状況を表示します

③ プッシュボタン

左/右に回すことで容量設定がおこなえ、軽く押すだけで分注操作や容量確定などができます

④ チップイジェクター

軽く小さなストロークでチップが廃棄できます

<4種類の操作モード>

Mode PIPET PIPET (ピペット) モード

Mode REPETITIVE REPETITIVE (連続分注) モード

Mode MIX MIX (ミックス) モード

Mode REVERSE REVERSE (リバース) モード

シングルモデル	Ref.No.	対応 ダイヤモンドチップ	容量範囲		刻み	希望小売価格
			PIPETモード	REPETITIVEモード		
P10M	F81022	D10, DF10 DL10, DFL10	0.5-10 µL	0.5-10 µL	0.01 µL	¥ 73,000
P20M	F81023	D200, DF30	2-20 µL	2-20 µL	0.01 µL	¥ 73,000
P100M	F81013	D200, DF100	5-100 µL	5-100 µL	0.1 µL	¥ 73,000
P200M	F81024	D200, DF200 D300, DF300	20-200 µL	5-200 µL	0.1 µL	¥ 73,000
P300M	F81014	D200*, DF200* D300, DF300	20-300 µL	10-300 µL	0.1 µL	¥ 73,000
P1200M	F81015	D1000*, DF1000* D1200, DF1200	100-1200 µL	20-1200 µL	1 µL	¥ 73,000
P5000M	F81016	D5000	500-5000 µL	100-5000 µL	1 µL	¥ 73,000
P10 mL M	F81017	D10mL	1-10 mL	200 µL-10 mL	0.01mL	¥ 73,000

■ギルソン社純正ダイヤモンドチップ
各種



■充電アダプター (F807023) ¥9,600

ピペットマンホルダーやピペットハンガーにM専用充電器をセットすることができます。ピペットマンと一緒に立て掛けながら保管、充電することができます。



■PIPETMAN M専用 充電ホルダー
(FB1001) ¥69,000

Mが5本まで掛けられる回転式のホルダーで、充電機能付きです。5本同時に充電（必要なコンセントは1箇所のみ）ができますので、いつでも使用可能な状態でピペットマンMの保管ができます。



<シングル・マルチチャンネル共通仕様>

使用環境 (屋内専用)	操作時: 温度+4℃~+40℃ 保管時: 温度-20℃~+50℃ (湿度80%以下)
供給電源	ACアダプター (100~240 VAC, 50 / 60 Hz, 0.5 A max.) USBケーブル付き
バッテリー	Li-Ionバッテリー (1 Ah, 3.6 V)

※1度の充電で約600回の分注操作が可能

*モデルの最大容量に関わらずチップの最大容量が上限になりますので、ご注意ください。

※ でマークしたモデルは、今回新たに登場したモデルです。



IMEIS機器株式会社

www.technosaurus.co.jp

□東京 〒162-0805 東京都新宿区矢来町113番地 TEL(03)3235-0661(代) / FAX(03)3235-0669

□大阪 〒532-0005 大阪市淀川区三国本町2丁目12番4号 TEL(06)6396-0501(代) / FAX(06)6396-0508

□福岡 〒812-0054 福岡市東区馬出1丁目2番23号 TEL(092)631-1012(代) / FAX(092)641-1285

※会社名および商品名は、各会社の商標または登録商標です。

●本カタログに記載の規格・仕様および外観は、改良などのため予告なく変更する場合があります。

●本ちらしに表示の価格には、消費税は含まれておりません。

